

INSTRUCCIONES PARA ABRIR EL SISTEMA Cubi-Lab®

Cubi-Lab es la forma más moderna y ecológica de envasar todo tipo de líquidos.



- Coloque la caja del Cubi-Lab sobre una mesa y siempre manténgala firmemente apoyada.
 - No abra el Cubi-Lab. No corte la cinta adhesiva transparente.
 - No utilice navajas, tijeras, ni cutters.
 - Siga las instrucciones que se indican a continuación:



1
Localice la línea punteada y coloque el dedo pulgar sobre el punteado circular



2
Presione hacia abajo hasta desprender y hundir el círculo punteado



3
Ahora introduzca el dedo pulgar y doble hacia afuera la lengüeta punteada



4
En la parte interior de la lengüeta encontrará adherida la bolsita que contiene la válvula



5
Desprenda y retire la bolsita con la válvula




6
Ahora, localice la tapa hermética y júela hacia afuera para asegurarla



7
Este esquema muestra la estructura de la tapa. Las flechas indican el lugar en donde se debe asegurar la tapa contra la caja



8
Empuje la tapa hermética hasta que se atore en el círculo de cartón

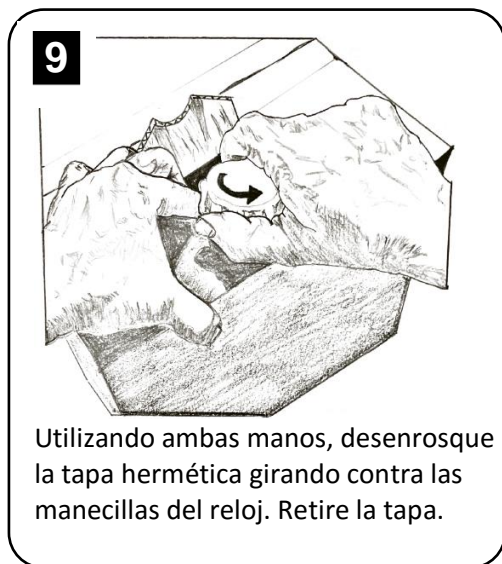

9
Utilizando ambas manos, desenrosque la tapa hermética girando contra las manecillas del reloj. Retire la tapa.



10
Finalmente, coloque la válvula dosificadora roscando en el sentido de las manecillas del reloj. Apriete firmemente para evitar fugas.



11
Felicidades! Ahora está listo para usar su Cubi-Lab.