

HISTOLOGÍA



CONCENTRADO PARA PREPARAR FORMALINA 10%, envasado con el novedoso sistema Cubi-Lab.



CONCENTRADO para preparar Formalina al 10%,
tamponada con fosfatos a pH neutro.



9 litros de
CONCENTRADO
que rinden para
preparar 60 litros de
Formalina.

Este CONCENTRADO líquido, contiene **todo** el
formol y fosfatos necesarios para preparar la
solución de Formalina.

Envasado en el novedoso sistema **Cubi-Lab®**

Cubi-Lab® es la forma más moderna y ecológica de envasar todo
tipo de líquidos.

Una bolsa **Cubi-Lab®** pesa 6 veces menos que una garrafa de
polietileno, y por ello es mucho menos contaminante ayudando a
cuidar el medio ambiente.

Cubi-Lab® ofrece máxima seguridad en el manejo de la formalina.



Para seguridad en el transporte,
la bolsa Cubi-Lab se envía con
tapón hermético



Incluye válvula dosificadora para mayor
comodidad y seguridad del usuario.

INSTRUCCIONES:

1. Utilice una garrafa limpia con capacidad de 20 litros
2. Agregue 3 litros de este CONCENTRADO
3. Agregue agua destilada hasta aforar a 20 litros
4. Mezcle bien
5. La solución queda lista para su uso